

Illumina Run Manager for NextSeq 550Dx

Guía del software

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ILLUMINA

N.º de documento 200025239 v01

Diciembre de 2025

PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO.

Este documento y su contenido son propiedad exclusiva de Illumina, Inc. y sus empresas vinculadas ("Illumina"), y están previstos solamente para el uso contractual de sus clientes en relación con el uso de los productos descritos en él y no para ningún otro fin. Este documento y su contenido no se utilizarán ni distribuirán con ningún otro fin ni tampoco se comunicarán, divulgarán ni reproducirán de ninguna otra forma sin el consentimiento previo por escrito de Illumina. Illumina no transfiere mediante este documento ninguna licencia bajo sus derechos de patente, marca comercial, autor ni consuetudinarios o derechos similares de terceros.

Para garantizar el uso correcto y seguro de los productos descritos en este documento, el personal cualificado y adecuadamente capacitado debe seguir las instrucciones incluidas en él de manera rigurosa y expresa. Se debe leer y entender por completo todo el contenido de este documento antes de usar estos productos.

SI NO SE LEE COMPLETAMENTE EL DOCUMENTO Y NO SE SIGUEN EXPRESAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE, PODRÍAN PRODUCIRSE DAÑOS EN EL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES (TANTO EN LOS USUARIOS COMO EN OTRAS PERSONAS) Y DAÑOS EN OTROS BIENES, Y QUEDARÁ ANULADA TODA GARANTÍA APLICABLE AL PRODUCTO.

ILLUMINA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DEL USO INCORRECTO DE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS (LO QUE INCLUYE LAS PIEZAS O EL SOFTWARE).

© 2025 Illumina, Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales pertenecen a Illumina, Inc. o a sus respectivos propietarios. Si desea obtener información concreta sobre las marcas comerciales, consulte www.illumina.com/company/legal.html.

Historial de revisiones

Documento	Fecha	Descripción del cambio
N.º de documento 200025239 v01	Diciembre de 2025	Enlace del documento de referencia actualizado.
200025239 v00	Marzo de 2023	Publicación inicial.

Índice

Historial de revisiones	iii
Descripción general de Illumina Run Manager	1
Instalación del Servidor DRAGEN	2
Descripción general del software	2
Aplicaciones de análisis	3
Descripción general del flujo de trabajo	4
Experimentos	5
Experimentos planeados	5
Experimentos activos	8
Experimentos terminados	9
Configuración y tareas del administrador	13
Gestión de usuarios	14
Política de contraseñas	17
Almacenamiento externo para los resultados del análisis	17
Registro de auditoría	18
Información del Servidor DRAGEN	19
Añadir kits personalizados	21
Asistencia técnica	22

Descripción general de Illumina Run Manager

El software Illumina Run Manager™ es una solución basada en el servidor para configurar un experimento, configurar el análisis de datos de la secuenciación, supervisar el estado y ver los resultados. Illumina Run Manager es compatible con NextSeq 550Dx solo en modo Dx y requiere Illumina DRAGEN Server for NextSeq 550Dx.

Característica	Illumina Run Manager	Local Run Manager
Ubicación de la instalación del software	Integrado en el servidor	Integrado en el instrumento
Se integra con el software de control de instrumentos	Sí	Sí
Configura un análisis del experimento y de los datos de acuerdo con la aplicación de análisis seleccionada	Sí	Sí
Muestra los parámetros del análisis una vez ha finalizado	Sí	Sí
Permite realizar el experimento de secuenciación mientras el análisis secundario de un experimento anterior está en curso	Sí	No
Permite el análisis secundario de DRAGEN	Sí	No
Habilita la opción de volver a poner en cola un análisis mientras se está realizando un experimento de secuenciación	Sí	No


NOTA El sistema ofrece la posibilidad de cambiar entre Illumina Run Manager y Local Run Manager cuando el instrumento está emparejado con un Illumina DRAGEN Server for NextSeq 550Dx. Los resultados solo son accesibles mediante el uso del mismo Run Manager utilizado cuando se planeó el experimento. Esta guía incluye instrucciones para Illumina Run Manager. Para obtener información sobre el uso de Local Run Manager, consulte Guía de referencia del instrumento NextSeq 550Dx (n.º de documento 1000000009513).

Instalación del Servidor DRAGEN

La instalación de Illumina Run Manager para NextSeq 550Dx la realiza el personal de asistencia de Illumina. Para obtener más información, consulte Documentación del producto Illumina DRAGEN Server for NextSeq (n.º de documento 200025560).

El software Illumina Run Manager está instalado en el Servidor DRAGEN. El Servidor DRAGEN está conectado al Instrumento NextSeq 550Dx a través de la red local utilizando la dirección IP independiente del Servidor DRAGEN y del Instrumento NextSeq 550Dx. La conexión mínima de red que se requiere entre NextSeq 550Dx, el Servidor DRAGEN y el almacenamiento externo es 1 Gb. Se recomienda una conexión de 10 Gb para el Servidor DRAGEN y el almacenamiento externo a fin de obtener velocidades mayores de transferencia de datos.

Figura 1 Red de NextSeq 550Dx con Servidor DRAGEN

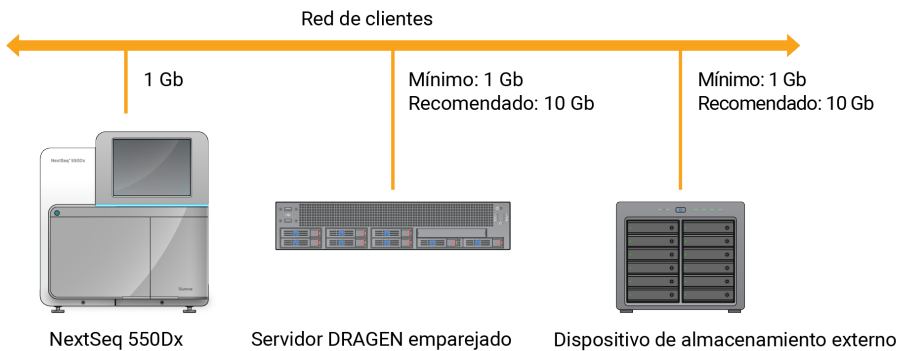

Para obtener más información sobre la conexión en red y el emparejamiento, consulte [Información del Servidor DRAGEN](#), en la página 19.

Descripción general del software

Al iniciar sesión en Illumina Run Manager, se abre la interfaz de software. Desde la interfaz de software, puede llevar a cabo las siguientes tareas:

- Planear los experimentos
- Clasificar y filtrar los experimentos
- Ver la secuenciación y el estado del análisis
- Detener y volver a poner en cola los análisis
- Gestionar la carpeta de resultados del experimento

Visualización de Illumina Run Manager

Puede ver la interfaz Illumina Run Manager en un instrumento de secuenciación emparejado o a través de un navegador web. Para ver la interfaz, seleccione una de las opciones siguientes:

- **Open the Illumina Run Manager interface** (Abra la interfaz Illumina Run Manager) en la pantalla de inicio del monitor de instrumentos seleccionando Illumina Run Manager.
- **On a networked computer** (En un ordenador conectado a la red), conéctese al servidor introduciendo el nombre Servidor DRAGEN asignado durante la instalación en la URL del navegador web. Para obtener más información, consulte [Requisitos del servidor, en la página 20](#).

Menú principal

El menú principal está situado en el lado izquierdo de la interfaz de usuario. El menú principal contiene iconos que proporcionan acceso a las ventanas siguientes:

- **Runs** (Experimentos): Vea los experimentos planeados, activos y completados. Los experimentos se muestran a todos los usuarios.
- **Applications** (Aplicaciones): Vea las aplicaciones instaladas. Los administradores pueden ajustar la configuración de las aplicaciones a través del navegador.

Aplicaciones de análisis

Illumina Run Manager admite un menú de aplicaciones para realizar análisis de datos. Cada aplicación tiene un conjunto determinado de procedimientos adecuados para la aplicación y el tipo de genoteca. Para obtener una descripción de cada aplicación de análisis, consulte la página de soporte de Illumina Run Manager en el [sitio web del centro de asistencia de Illumina](#).

El software Illumina Run Manager no incluye ninguna aplicación de análisis preinstalada. El personal de asistencia de Illumina descarga e instala en su sistema cada aplicación de análisis de diagnóstico. Para obtener más información sobre la instalación de una aplicación de análisis, póngase en contacto con [Asistencia técnica, en la página 22](#).

Descripción general de la pantalla Applications (Aplicaciones)

La pantalla Applications (Aplicaciones) permite a los administradores configurar los ajustes de las aplicaciones instaladas y asignar aplicaciones a los usuarios. Para ver la pantalla Applications (Aplicaciones), seleccione el icono **Application** (Aplicación) en el lado izquierdo de la pantalla principal y, a continuación, seleccione la aplicación deseada. Los campos exactos que se muestran en la pantalla Configuration (Configuración) varían según la aplicación, pero pueden incluir los siguientes:

- **Application name** (Nombre de la aplicación)
- **Application version** (Versión de la aplicación)
- **DRAGEN version** (Versión de DRAGEN)
- **Library prep kits** (Kits de preparación de genotecas): Seleccione los kits de preparación de genotecas predeterminados a utilizar con la aplicación.

- **Index adapter kits** (Kits de adaptadores de índices): Seleccione los kits de adaptadores de índices predeterminados a utilizar con la aplicación.
- **Read type** (Tipo de lectura): Seleccione un tipo de lectura predeterminado.
- **Read lengths** (Longitudes de la lectura): Seleccione las longitudes de la lectura predeterminadas.
- **Reference genome** (Genoma de referencia): Cargue y seleccione un genoma de referencia a utilizar con la aplicación.
- **Output file formats** (Formatos de los archivos de resultados): Seleccione los formatos preferidos de los archivos de resultados.

Descripción general del flujo de trabajo

Los siguientes pasos muestran una descripción general del flujo de trabajo para crear un experimento y ver los resultados del análisis en Illumina Run Manager. Los pasos específicos cambian para cada aplicación de análisis. Consulte la guía de flujo de trabajo de la aplicación para la aplicación de análisis que esté utilizando a fin de obtener instrucciones paso a paso.

Crear un experimento ↓	Mediante la interfaz Illumina Run Manager, establezca los parámetros del experimento y el análisis según la aplicación elegida.
Secuencia ↓	En el software de control del instrumento, seleccione el experimento que ha configurado en Illumina Run Manager, cargue los consumibles de secuenciación e inicie el experimento de secuenciación.
Analizar ↓	El análisis comienza de forma automática cuando termina la secuenciación. Illumina Run Manager usa la aplicación de análisis especificada y lleva a cabo el análisis de datos de acuerdo con los parámetros definidos para el experimento.
Ver resultados	Desde la interfaz Illumina Run Manager, seleccione un experimento completado para ver la pantalla de resultados.

Experimentos

La pantalla Runs (Experimentos) muestra los experimentos de secuenciación ordenados por Planned (Planeados), Active (Activos) y Completed (Terminados). Cada pestaña incluye el número de experimentos para cada grupo entre paréntesis. Utilice las flechas de navegación en la parte inferior de la lista para ver más experimentos. Puede utilizar la función de búsqueda para encontrar experimentos por nombre de experimento, ID del tubo de la biblioteca o nombre de la aplicación. Cada experimento incluye la siguiente información:

- **Status (Estado):** Registra el estado del experimento y presenta también la barra de estado del proceso.
- **Run Name** (Nombre del experimento): Registra el nombre asignado al experimento y el vínculo a las páginas en las que aparecen sus resultados.
- **Application** (Aplicación): Muestra la aplicación de análisis asignada al experimento.
- **Owner** (Propietario): Muestra el creador del experimento.
- **Date Modified** (Fecha de modificación): Registra la fecha y la hora en las que se modificó por última vez el experimento o la sesión de análisis. La pantalla Active Runs (Experimentos activos) se clasifica, de forma predeterminada, teniendo en cuenta esta columna.

Para organizar el listado con los experimentos, seleccione un encabezado de las columnas para ordenarlas en orden ascendente o descendente.

Experimentos planeados

Los experimentos planeados en el Illumina Run Manager se muestran en la pestaña Planned (Planeados) de la pantalla Runs (Experimentos). Cada experimento en la pestaña Planned (Planeados) incluye la siguiente información:

- **Status** (Estado): Muestra el estado del experimento.
- **Run Name** (Nombre del experimento): Muestra el nombre del experimento asignado y los enlaces a la pantalla Run Details (Información del experimento).
- **Application** (Aplicación): Muestra la aplicación de análisis asignada al experimento. Se incluye una etiqueta de diagnóstico in vitro (DIV) si la aplicación es para un análisis de DIV.
- **Owner** (Propietario): Muestra al creador del experimento.
- **Date Modified** (Fecha de modificación): Muestra la fecha y la hora en las que se modificó por última vez el experimento o la sesión de análisis. Por defecto, la pestaña Planned (Planeados) se ordena por Date Created (Fecha de creación).
- **Actions** (Acciones): Muestra una papelera utilizada para eliminar el experimento.

Los experimentos planeados pueden existir en uno de los estados siguientes:

- **Planned** (Planeado): Se ha creado un experimento y está disponible para comenzar la secuenciación.
- **Needs Attention** (Necesita atención): Hay problemas con el experimento que requieren la intervención del usuario. Seleccione el experimento para editarlo o para desestimar el error y cambiar el estado a Planned (Planeado).
- **Locked** (Bloqueado): En caso de que haya algún problema con el instrumento, el experimento se bloquea automáticamente. Para desbloquear un experimento, seleccione el experimento y, a continuación, **Unlock** (Desbloquear).

NOTA Los experimentos de secuenciación planeados con Local Run Manager no son visibles si se utiliza el software Illumina Run Manager. Para obtener información sobre cómo cambiar Run Manager, consulte [Configurar el software Local Run Manager, en la página 21](#).

Hay dos maneras diferentes de crear un nuevo experimento planeado:

- **Import Run** (Importar experimento): Cargue un archivo de hoja de muestras preparado (samplesheet.csv).
- **Create Run** (Crear experimento): Introduzca manualmente los parámetros del experimento.

Los experimentos planeados en las aplicaciones se muestran en la pestaña Planned (Planeados) de la pantalla Runs (Experimentos).

Importar experimento

Siga estos pasos para importar el experimento a través de una hoja de muestras v2 (samplesheet.csv) Illumina.

NOTA Se requieren un nombre de experimento y un nombre de archivo únicos.

1. En la pestaña Planned Runs (Experimentos planeados), seleccione **Import Run** (Importar experimento).
2. Seleccione el archivo de hoja de muestras (*.csv).
3. Seleccione **Open** (Abrir).

Crear un experimento

Siga estos pasos para crear un experimento mediante la introducción manual de los parámetros del experimento con Illumina Run Manager. Cree experimentos en el instrumento o accediendo al Illumina Run Manager en un ordenador con conexión a la red.

NOTA La información exacta requerida por cada aplicación de análisis varía. Consulte la Application Workflow Guide (Guía de flujo de trabajo de la aplicación) para obtener información sobre el experimento específica de la aplicación.

1. En la pestaña Planned (Planeados) de la pantalla Runs (Experimentos), seleccione **Create Run** (Crear experimento).
2. Seleccione una aplicación y, a continuación, seleccione **Next** (Siguiete).
3. Continúe por las pantallas de configuración. Según su aplicación, las pantallas que aparecen pueden incluir la siguiente información:
 - **Run Settings** (Ajustes de configuración del experimento): Introducción de los parámetros del experimento.
 - **Sample Data** (Datos de la muestra): Introducción de los datos de la muestra manualmente o importando un archivo CSV que contenga la información de la muestra. Los nombres de la muestra deben ser únicos.
 - **Analysis settings** (Configuración de los ajustes del análisis): Introducción de los ajustes para el análisis.
4. En la pantalla Run Review (Revisar experimento), revise la información del experimento y seleccione **Save** (Guardar).
El experimento se añade a la parte superior de la lista de experimentos en la pestaña Planned (Planeados).

Editar un experimento planeado

1. En la pestaña Planned (Planeados) de la pantalla Runs (Experimentos), seleccione el nombre del experimento. Se muestra un resumen del experimento planeado.
2. Seleccione **Edit** (Editar).
3. Edite los parámetros según sea necesario.
4. Cuando termine, seleccione **Save** (Guardar).
En la pantalla Planned Runs (Experimentos planeados) se actualiza la fecha Last Modified (Última modificación).

Eliminar un experimento planeado

Hay dos maneras de eliminar un experimento. Para eliminar un experimento planeado, realice una de las siguientes acciones:






- En la pestaña Planned (Planeados) de la pantalla Runs (Experimentos), localice el experimento y seleccione la papelera de la columna Actions (Acciones). Se elimina el experimento planeado.

- En la pestaña Planned (Planeados) de la pantalla Runs (Experimentos), seleccione el experimento para abrir la pantalla Run Details (Información del experimento) y, a continuación, haga clic en Delete (Eliminar).

Experimentos activos

La pestaña Active (Activos) de la pantalla Runs (Experimentos) recoge los experimentos en curso que no han completado todos los pasos de secuenciación y análisis. Seleccione un experimento activo para ver más detalles sobre el estado o cancelar el análisis. Los experimentos con errores que hayan impedido que se completen se muestran también en la pestaña Active (Activos). Seleccione el experimento para ver los mensajes de error. Cada experimento de la pestaña Active (Activos) incluye la siguiente información:

- **Run** (Experimento): Muestra el nombre del experimento y los enlaces a la pantalla Run Details (Información del experimento). También se muestra la aplicación de análisis asignada al experimento.
- **Started** (Iniciado): Muestra la fecha y la hora en que se inició el experimento.
- **Status** (Estado): Muestra el estado del experimento.
- **Actions** (Acciones): Opción de cancelar el análisis.

Icono	Descripción
	No iniciado
	En cola para procesar, pero no iniciado
	En curso
	Realizado
	Problema

Cuatro iconos de izquierda a derecha indican los siguientes pasos en el flujo de trabajo:

- Experimento de secuenciación
- Transferencia de archivos de secuenciación para su análisis
- Análisis en curso o completado
- Transferencia de archivos de análisis al almacenamiento externo

Una vez completada la transferencia del archivo de resultados del análisis, el experimento se ve en la pestaña Completed Runs (Experimentos terminados).

Para obtener información adicional sobre cada estado, utilice el icono de flecha junto al nombre del experimento para ampliar la vista. Se proporcionan la fecha y hora de inicio y finalización para cada paso del flujo de trabajo.

Cancelar análisis

Puede cancelar el análisis de los experimentos que están en cola para su análisis o que se están analizando. Para cancelar el análisis, haga lo siguiente:

1. En la pestaña Active (Activos) de la pantalla Runs (Experimentos), localice el análisis del experimento que desee cancelar y seleccione **Cancel Analysis** (Cancelar análisis). También puede cancelar el análisis desde la pantalla Run Details (Información del experimento) seleccionando **Cancel Analysis** (Cancelar análisis) en la esquina inferior derecha de la pantalla Run Details (Información del experimento).
2. Cuando se le pregunte si quiere confirmar, seleccione **Yes** (Sí). El análisis del experimento se cancela.

Los experimentos cancelados se muestran como *Analysis failed* (Análisis fallido) en la pestaña Completed Runs (Experimentos completados) y *Analysis failed - canceled by user* (Análisis fallido - cancelado por el usuario) en la pantalla Run Details (Información del experimento).

Experimentos terminados

La pestaña Completed (Terminados) de la pantalla Runs (Experimentos) enumera los experimentos que completaron toda la secuenciación y el análisis. Cada experimento en la pestaña Completed (Terminados) incluye la siguiente información:

- **Status** (Estado): Muestra el estado del experimento.
- **Run Name** (Nombre del experimento): Muestra el nombre del experimento y los enlaces a la pantalla Run Details (Información del experimento).
- **Application** (Aplicación): Muestra la aplicación de análisis asignada al experimento. Se incluye una etiqueta de diagnóstico in vitro (DIV) si la aplicación es para un análisis de DIV.
- **%Q30**: Muestra el porcentaje de lecturas no indexadas que han logrado una puntuación de calidad igual o mayor que 30 (Q30).
- **Total Yield** (Rendimiento total): Muestra el rendimiento total no indexado (G).
- **Date Modified** (Fecha de modificación): Muestra la fecha y la hora en las que se modificó por última vez el experimento o la sesión de análisis.

Información del experimento

La pantalla Run Details (Información del experimento) muestra la información sobre el experimento, un resumen de los parámetros utilizados en la secuenciación y la ubicación de la carpeta en la que se encuentra. Para ver los resultados del análisis, vaya a la pestaña Completed (Terminados) y, a continuación, seleccione el nombre del experimento.

Se muestra un resumen de los resultados del análisis que incluye la siguiente información:

Título de la sección	Descripción
Run Name (Nombre del experimento)	Nombre del experimento que se introdujo al crearlo.
Run Description (Descripción del experimento)	Descripción del experimento en caso de que se proporcione durante la configuración del experimento.
Application Name (Nombre de la aplicación)	La aplicación de análisis asignada al experimento.
Application Version (Versión de la aplicación)	El número de versión de la aplicación de análisis.
DRAGEN Version (Versión de DRAGEN)	El número de versión del software de análisis DRAGEN.
RTA Version (Versión del RTA)	El número de versión del software de Real-Time Analysis.
Created by (Creado por)	El usuario que creó el experimento.
Status (Estado)	Muestra el estado del experimento y el estado de cada proceso.

Información de la secuenciación

Título de la sección	Descripción
Instrument (Instrumento)	Nombre del instrumento en el que se ha llevado a cabo el experimento.
Sequenced by (Secuenciado por)	Nombre del usuario que ha iniciado el experimento.
Library Prep Kit (Kit de preparación de genotecas)	El kit de preparación de genotecas utilizado.
Index Adapter Kit (Kit de adaptadores de índices)	El tipo de kit de adaptadores de índices utilizado.
Read Type (Tipo de lectura)	El tipo de lectura; extremo individual o extremo emparejado.
Read Length (Longitud de lectura)	El número de ciclos para cada lectura e índice.
External Location (Ubicación externa)	La ubicación de la carpeta donde se guardaron los datos de la secuenciación.

Título de la sección	Descripción
Non-Indexed Total Yield (G) (Rendimiento total no indexado [G])	El número de bases secuenciadas para el experimento.
Non-Indexed Total % \geq Q30 (% total no indexado \geq Q30)	Porcentaje de lecturas llevadas a cabo que han logrado una puntuación de calidad para la muestra igual o mayor que 30 (Q30).

Análisis que se han vuelto a poner en cola

En un experimento principal, la sección Requeued Analysis Runs (Experimentos de análisis que se han vuelto a poner en cola) recoge los nombres de los experimentos que se volvieron a poner en cola. Seleccione un nombre de experimento para ver la información del experimento de análisis que se ha vuelto a poner en cola.

Al ver un experimento de un análisis que se ha vuelto a poner en cola, la sección Requeued Analysis (Análisis que se han vuelto a poner en cola) incluye la siguiente información:

Título de la sección	Descripción
Parent Run (Experimento principal)	El experimento desde el que se analizaron originalmente los datos. Seleccione el nombre del experimento para ver la información del experimento principal.
Reanalysis Reason (Motivo del reanálisis)	La explicación proporcionada para el análisis que se ha vuelto a poner en cola.

Para obtener más información, consulte la sección [Volver a poner un análisis en cola, en la página 12](#).

Muestras y resultados

Los campos que se muestran varían según la aplicación, pero pueden incluir los siguientes:

Título de la sección	Descripción
Samples (Muestras)	El número de muestras analizadas.
Workflow Selection (Selección del flujo de trabajo)	El flujo de trabajo utilizado para el análisis.
Analysis Output Folder (Carpeta de resultados de análisis)	La ruta de archivo donde se guardan los datos de análisis.

Ver hoja de muestras

Puede ver la hoja de muestras desde la pantalla Run Details (Información del experimento).

1. En la parte inferior izquierda de la pantalla Run Details (Información del experimento), seleccione **Sample Sheet** (Hoja de muestras). Aparecerá la hoja de muestras.

Volver a poner un análisis en cola

Es posible que necesite volver a poner en cola un análisis si lo ha detenido, en caso de que haya fallado o si quiere volver a analizar el experimento modificando los ajustes de configuración. Volver a poner un análisis en cola es una función que se encuentra en la pantalla Run Details (Información del experimento), pero puede no estar disponible para determinadas aplicaciones. Para obtener más información, consulte la guía del software de la aplicación.

Configuración y tareas del administrador

Los siguientes ajustes y tareas están disponibles en el menú Settings (Configuración) en la esquina superior izquierda del software Illumina Run Manager:

Herramienta	Descripción	Rol con permiso
User Management (Gestión de usuarios)	Agregar usuarios, editar usuarios, asignar permisos y establecer contraseñas.	Administrador
Password Policy (Política de contraseñas)	Configurar contraseñas.	Administrador
External Storage for Analysis Results (Almacenamiento externo para los resultados del análisis)	Configurar la unidad de almacenamiento externo.	Administrador
Audit Log (Registro de auditoría)	Supervisar la frecuencia de acceso, el acceso del usuario, los cambios de perfil del usuario y los cambios en los parámetros del sistema, el experimento o el análisis.	Administrador
DRAGEN	Mostrar y establecer la información de la licencia DRAGEN y ejecutar una prueba automática para el servidor.	Administrador
Custom Kits (Kits personalizados)	Añadir kits personalizados de preparación de bibliotecas y adaptadores de índices.	Administrador
About (Acerca de)	Mostrar la información de Illumina Run Manager.	Administrador, operador
Reboot System (Reinicio del sistema)	Reiniciar el servidor.	Administrador
Shut Down System (Apagado del sistema)	Apagar el servidor.	Administrador
Power Cycle (Ciclo de alimentación)	Apagar y volver a encender el servidor.	Administrador

Gestión de usuarios

Las cuentas de usuario se muestran en la pantalla User Management (Gestión de usuarios). La pantalla User Management (Gestión de usuarios) incluye el nombre de usuario, el apellido, el nombre, el estado y las acciones de cada cuenta. La columna Actions (Acciones) permite la eliminación del usuario seleccionando el icono de la papelera.

Los administradores pueden gestionar el rol y los permisos asociados dentro de la información de cada cuenta. Los dos posibles roles son los siguientes:

- **Administrators** (Administradores): Los roles de administrador incluyen, de forma predeterminada, todo tipo de permisos.
- **Sequencer Operators** (Operadores secuenciadores): Los roles de operador se pueden configurar en función de un subconjunto de posibles permisos. Cualquier usuario puede crear y editar un experimento independientemente de la configuración de sus permisos.

Solo un administrador puede ver la pantalla User Management (Gestión de usuarios).

Roles de usuario

Por defecto, a las cuentas de usuario nuevas se les asigna el rol de usuario. Los roles de administrador y operador proporcionan permisos adicionales.

Tabla 1 Permisos de usuario

Permisos	Administrador	Operador
Otorgar acceso a las funciones de administrador	X	
Configurar la configuración y los permisos de la aplicación	X	
Emparejar instrumento y servidor	X	
Cargar certificado del sitio	X	
Iniciar lavado	X	X
Configurar e iniciar experimentos de secuenciación	X	X
Ver experimento de secuenciación en curso	X	X
Salir y minimizar la aplicación	X	
Acceder a la pantalla Process Management (Administración de procesos)	X	X
Acceder a la configuración del instrumento	X	
Apagar el instrumento	X	X
Cambiar las contraseñas olvidadas	X	
Ver el registro de auditoría del instrumento	X	

Crear un nuevo usuario

1. Seleccione el menú **Settings** (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software y, a continuación, seleccione **User Management** (Gestión de usuarios).
2. En la pantalla **User Management** (Gestión de usuarios), seleccione **Add User** (Añadir usuario).
3. Introduzca un nombre de usuario y el nombre y apellido del nuevo usuario en el cuadro de diálogo **Add User** (Añadir usuario).
Los nombres de usuario deben ser únicos y no se podrán ni reutilizar ni cambiar.
4. Seleccione la casilla de verificación **User Enabled** (Usuario habilitado).
5. Introduzca una contraseña temporal en el campo **Password** (Contraseña).
Las contraseñas temporales no se almacenan en el historial de contraseñas, por lo que se pueden volver a utilizar.
6. Vuelva a introducir la contraseña temporal en el campo **Confirm Password** (Confirmar contraseña).
7. Para seleccionar una función, seleccione **Administrator** (Administrador) o **Sequencer Operators** (Operadores secuenciadores).
8. Seleccione el acceso a la aplicación para el nuevo usuario.
9. Seleccione **Save** (Guardar).

Restablecer la contraseña del usuario

1. En el menú **Settings** (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software, seleccione **User Management** (Gestión de usuarios).
2. En la columna **Username** (Nombre de usuario), seleccione el nombre del usuario.
3. Introduzca una contraseña temporal en el campo **Password** (Contraseña).
Las contraseñas temporales no se almacenan en el historial de contraseñas, por lo que se pueden volver a utilizar. Las contraseñas deben cumplir con los siguientes requisitos:
 - tener entre 8 y 64 caracteres
 - tener al menos un carácter en mayúscula
 - tener al menos un carácter en minúscula
 - tener al menos un dígito
 - tener al menos un símbolo
 - no ser igual a ninguna de las últimas cinco contraseñas
4. Vuelva a introducir la contraseña temporal en el campo **Confirm Password** (Confirmar contraseña).
5. Seleccione **Save** (Guardar).

Contraseñas de usuario

Illumina Run Manager es un software separado e independiente que requiere sus propias claves. Puede restablecer su contraseña en cualquier momento. Debe conocer su contraseña actual para poder cambiarla por una nueva. Si olvida su contraseña, un administrador puede asignarle una contraseña temporal.

NOTA Utilice estas instrucciones para cambiar su propia contraseña. Si tiene una cuenta de administrador, consulte [Restablecer la contraseña del usuario, en la página 15](#) para cambiar las contraseña de otras cuentas de usuario.

Para restablecer una contraseña, haga lo siguiente.

1. Seleccione el icono de persona en la parte superior derecha del panel de control y, a continuación, seleccione **Change Password** (Cambiar contraseña).
2. Introduzca su contraseña actual en el campo Old Password (Contraseña antigua).
3. Introduzca la contraseña nueva en el campo New Password (Nueva contraseña).
4. Vuelva a introducir la contraseña nueva en el campo Confirm New Password (Confirmar nueva contraseña).
5. Seleccione **Save** (Guardar).

Desactivar un usuario

1. Seleccione el menú Settings (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software y, a continuación, seleccione **User Management** (Gestión de usuarios).
2. En la columna Username (Nombre de usuario), seleccione el nombre del usuario.
3. Desmarque la casilla de verificación **User Enabled** (Usuario habilitado).
4. Seleccione **Save** (Guardar).

Desbloquear usuario

1. Seleccione el menú Settings (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software y, a continuación, seleccione **User Management** (Gestión de usuarios).
2. En la columna Username (Nombre de usuario), seleccione el nombre del usuario.
3. Seleccione la casilla de verificación **User Enabled** (Usuario habilitado).
4. Introduzca una contraseña temporal en el campo Password (Contraseña).
Las contraseñas temporales no se almacenan en el historial de contraseñas, por lo que se pueden volver a utilizar.
5. Vuelva a introducir la contraseña temporal en el campo Confirm Password (Confirmar contraseña).
6. Seleccione **Save** (Guardar).

Cambiar los permisos de usuario

1. Seleccione el menú **Settings** (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software y, a continuación, seleccione **User Management** (Gestión de usuarios).
2. En la columna **Username** (Nombre de usuario), seleccione el nombre del usuario.
3. Seleccione **Admin** (Administrador) o **Sequencer Operators** (Operadores secuenciadores).
4. Seleccione a qué aplicación desea que acceda el usuario.
5. Seleccione **Save** (Guardar).

Política de contraseñas

Puede configurar cuántos días deben transcurrir antes de que caduquen las contraseñas, la cantidad de intentos de inicio de sesión no válidos antes de bloquear la cuenta de usuario y la cantidad de minutos de inactividad antes de que el software cierre automáticamente la sesión del usuario.

1. Seleccione el menú **Settings** (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software y, a continuación, seleccione **Password Policy** (Política de contraseñas).
2. Introduzca un número entre 1 y 180 para el número de días hasta que caduquen las contraseñas.
3. Introduzca cinco, diez o veinte intentos de inicio de sesión no válidos.
4. Introduzca un número entre 1 y 60 minutos que un usuario puede estar inactivo antes del cierre de sesión automático.

Almacenamiento externo para los resultados del análisis

Puede almacenar los datos del experimento en una ubicación de almacenamiento externo. La configuración de la ruta de la carpeta **External Storage for Analysis Results** (Almacenamiento externo para los resultados del análisis) se realiza durante la configuración inicial. Es posible que sea necesario cambiar la ruta al volver a poner en cola el análisis. Para establecer la ruta de la carpeta, haga lo siguiente.

1. Desde la interfaz de software, seleccione el menú **Settings** (Configuración) en la parte superior izquierda y seleccione **External Storage for Analysis Results** (Almacenamiento externo para los resultados del análisis).
2. Para **Server Location** (Ubicación del servidor), introduzca la ruta completa a la carpeta de resultados.

Siga las convenciones de nomenclatura universal (UNC). La ruta UNC incluye dos barras invertidas, el nombre del servidor y el nombre del directorio. La ruta no utiliza una letra para una unidad de red asignada. No utilice una ruta para una unidad de red asignada.

- En las rutas a la carpeta de resultados de un nivel, hace falta una barra invertida final. Ejemplo:
`\\nombredeservidor\directorio1\`

- En las rutas a la carpeta de resultados de dos o más niveles, no hace falta una barra invertida final. Ejemplo: \\nombredeservidor\directorio1\directorio2
3. Introduzca el nombre de **Domain** (Dominio) si es necesario.
 4. Introduzca las claves de seguridad para la ubicación de la carpeta. El nombre de usuario y la contraseña son obligatorios.
 5. Seleccione **Encryption** (Cifrado) si los datos requieren cifrado durante las transferencias de archivos.
 6. Seleccione **Test Configuration** (Configuración de prueba) para asegurarse de que el servidor esté conectado correctamente a la ubicación de red.
 7. Seleccione **Save** (Guardar).

Registro de auditoría

Los registros de auditoría recaban la información sobre actividades determinadas, como son el acceso de los usuarios, los cambios en los perfiles de usuario y los cambios en los parámetros del sistema, del experimento y del análisis. Cada registro de auditoría contiene la siguiente información:

- **When** (Cuándo): La fecha y la hora en las que se realizó la acción en formato AAAA-MM-DD y de 24 horas.
- **Who** (Quién): El nombre del usuario que comenzó la actividad.
- **Type** (Tipo): La categoría del elemento (usuario, experimento, análisis o sistema).
- **What or Description** (Qué o Descripción): Una breve descripción predefinida de la acción.

Puede filtrar los registros de auditoría y, después, exportar la lista filtrada en un informe con formato de archivo PDF. Para obtener más información, consulte [Exportar registro de auditorías, en la página 19](#).

NOTA Solo un administrador puede ver la pantalla Audit Log (Registro de auditorías).

Filtrar registros de auditoría

Puede filtrar la lista de registros de auditoría para mostrar datos concretos. En los resultados que aparecen ya filtrados, se pueden volver a aplicar filtros para que el listado sea más preciso. Para aplicar un filtro a todos los registros de auditoría, elimine todos los filtros que se habían aplicado previamente antes de continuar. Seleccione el menú **Settings** (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software y, a continuación, seleccione **Audit Log** (Registro de auditorías).

Para filtrar los registros de auditoría, utilice los campos **From/To** (Desde/hasta), **Who** (Quién), **Type** (Tipo) y **What** (Qué). Los campos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Por ejemplo:

- **From** (Desde): Introduzca la fecha de inicio.
- **To** (Hasta): Introduzca la fecha de finalización.

- **Who** (Quién): Introduzca un nombre de usuario. Se puede introducir solo una parte del nombre de usuario. No es necesario utilizar asteriscos (*).
- **Type** (Tipo): Introduzca un tipo de acción. Ejemplos: reanálisis preparado, análisis interrumpido, secuenciación completada, etc. Este campo de búsqueda funciona como una búsqueda por palabra clave.
- **What** (Qué): Introduzca cualquier parte de la descripción del artículo. Ejemplos: el usuario ha iniciado sesión, ha sido despedido, necesita atención. Este campo de búsqueda funciona como una búsqueda por palabra clave.

Exportar registro de auditorías

1. Seleccione el menú **Settings** (Configuración) en la parte superior izquierda de la interfaz de software y, a continuación, seleccione **Audit Log** (Registro de auditorías).
2. **[Opcional]** Para filtrar el registro, introduzca la información en el campo de filtro adecuado y, a continuación, seleccione **Filter** (Filtro). Para obtener más información, consulte [Filtrar registros de auditoría, en la página 18](#).
3. Seleccione **Export Log** (Exportar registro).
El software generará un informe en PDF que contendrá el nombre del usuario, la fecha en la que se ha llevado a cabo la exportación y los parámetros del filtro.

Información del Servidor DRAGEN

En el menú **Settings** (Configuración), en la parte superior izquierda de la interfaz de software, seleccione **DRAGEN** para ver la siguiente información del Servidor DRAGEN:

- **License Valid Until** (Licencia válida hasta): fecha de validez de la licencia del Servidor DRAGEN [AAAA-MM-DD]. Algunas aplicaciones requieren una licencia específica de Servidor DRAGEN. Para actualizar la licencia, seleccione **Update** (Actualizar), vaya al archivo *.zip y, a continuación, seleccione **Open** (Abrir).
- **FPGA serial number** (Número de serie de FPGA): La matriz de puertas programable in situ (FPGA) es el hardware utilizado por el Servidor DRAGEN para proporcionar análisis de datos. El número de serie es para el FPGA específico utilizado en el servidor DRAGEN.
- **Current DRAGEN version** (Versión actual de DRAGEN): El número de versión del procesador DRAGEN Bio-IT. El software de la aplicación instala la versión de software DRAGEN requerida para la aplicación.
- **Self-Test Status** (Estado de la prueba automática): Resultados de la última prueba automática del Servidor DRAGEN. Seleccione **Run Self-Test** (Realizar prueba automática) para iniciar la prueba.
- **Last Update** (Última actualización): La fecha y la hora en las que se completó la prueba automática [AAAA-MM-DD HH:MM:SS].

- **Available Versions** (Versiones disponibles): Una lista de las versiones de software de Servidor DRAGEN instaladas. Si se necesita una nueva versión, póngase en contacto con [Asistencia técnica, en la página 22](#).

Requisitos del servidor

Los siguientes puertos deben estar abiertos para permitir la comunicación de red entre el instrumento y el servidor.

Servicio	Puerto
HTTP	80/tcp
HTTPS	443/tcp
NTP	123/udp

Debe asignar un nombre de dominio al servidor en su sistema de nombre de dominio (DNS). Se recomienda que se asignen certificados de seguridad de la capa de transporte (TLS) al nombre de dominio del servidor para asegurar el cifrado de los datos durante su transferencia a través de la red local. Si no pueden proporcionarse certificados de TLS, el sistema utilizará certificados autogenerados.

Vuelva a emparejar el Servidor DRAGEN con el instrumento

Un representante de Illumina empareja el Instrumento NextSeq 550Dx al servidor durante la configuración inicial. Utilice las instrucciones siguientes si el servidor se desconecta del instrumento.

NOTA Se requiere una cuenta de administrador de Illumina Run Manager (Servidor DRAGEN) para volver a emparejar. También es posible que sea necesaria una contraseña de cuenta de administrador de Local Run Manager y una cuenta de administrador de Windows.

1. En la pantalla Home (Inicio) de NextSeq 550Dx, seleccione **Manage Instrument** (Administrar instrumento).
2. Seleccione **Instrument Pairing** (Emparejamiento de instrumentos).
3. Introduzca el nombre de host del Servidor DRAGEN o la dirección IP, y luego seleccione **Confirm** (Confirmar).
4. Para confirmar la confianza en el certificado, seleccione **Confirm** (Confirmar).
5. Inicie sesión con una cuenta de administrador de Illumina Run Manager (Servidor DRAGEN) y, a continuación, seleccione **Pair** (Emparejar).

El software muestra una confirmación que indica que el instrumento se ha emparejado correctamente.

Configurar el software Local Run Manager

Puede cambiar entre Illumina Run Manager y Local Run Manager cuando el instrumento está emparejado con un Illumina DRAGEN Server for NextSeq 550Dx. Los resultados solo son accesibles mediante el uso del mismo Run Manager utilizado cuando se planeó el experimento. Esta guía incluye instrucciones para Illumina Run Manager. Para obtener información sobre el uso de Local Run Manager, consulte Guía de referencia del instrumento NextSeq 550Dx (n.º de documento 1000000009513). Para seleccionar entre Illumina Run Manager y Local Run Manager, haga lo siguiente.

NOTA Se requiere una cuenta de administrador de Illumina Run Manager (Servidor DRAGEN) para cambiar entre los administradores de experimentos. Es posible que también necesite una contraseña de cuenta de administrador de Local Run Manager.

1. En la pantalla Home (Inicio) de Instrumento NextSeq 550Dx, seleccione **Manage Instrument** (Administrar instrumento).
2. Seleccione **System Customization** (Personalización del sistema) y, a continuación, seleccione **DRAGEN Server** (Servidor DRAGEN) o **Local Run Manager**.
3. Seleccione **Save** (Guardar) para guardar la configuración.

Añadir kits personalizados

Algunas aplicaciones pueden permitir el uso de kits de adaptadores de índice personalizados y kits de preparación de genoteca personalizados. Para obtener más información, consulte la guía de la aplicación que se encuentra en el [sitio web del centro de asistencia de Illumina](#).

Asistencia técnica

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina.

Sitio web: www.illumina.com


Correo electrónico: techsupport@illumina.com

Fichas de datos de seguridad (SDS): disponibles en el sitio web de Illumina, support.illumina.com/sds.html.

Documentación del producto: disponible para su descarga de support.illumina.com.



Illumina, Inc.
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 (EE. UU.)
+1 800 809 ILMN (4566)
+1 858 202 4566 (fuera de Norteamérica)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

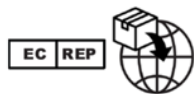

Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Promotor australiano

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia

PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO.

© 2025 Illumina, Inc. Todos los derechos reservados.

illumina[®]