

# DRAGEN™ Bio-IT Platform

Análisis secundario preciso,  
exhaustivo y eficiente de  
datos de NGS

- Resultados precisos
- Amplias aplicaciones
- Análisis eficiente

**illumina**®

## Introducción

Es fundamental liberar el potencial del genoma mediante la secuenciación de nueva generación (NGS, next-generation sequencing) para permitir avances en la investigación y la medicina. Para obtener el máximo de conocimientos a través de NGS, los investigadores precisan herramientas de análisis de datos que permitan una traducción precisa y eficiente de los datos brutos de secuenciación en resultados reveladores. Además, para aprovechar los beneficios de NGS, las organizaciones necesitan soluciones fáciles de usar, que se adapten a distintos usuarios, y con el menor número posible de barreras tanto técnicas como económicas para su adopción.

DRAGEN (del inglés, Dynamic Read Analysis for GENomics) Bio-IT Platform de Illumina se ha desarrollado para abordar retos importantes asociados al análisis de datos de NGS en diversas aplicaciones, como estudios del genoma, el exoma, el transcriptoma y el metiloma. La plataforma DRAGEN es un paquete de software de análisis secundario que procesa datos de NGS y permite el análisis terciario para obtener información. Las herramientas disponibles conforman una solución eficiente, exhaustiva y muy precisa que facilita a los laboratorios de cualquier tamaño y disciplina sacar más provecho de sus datos genómicos.

## Resultados precisos

DRAGEN Bio-IT Platform genera resultados excepcionalmente precisos. En el PrecisionFDA Truth Challenge V2 (PrecisionFDA V2) organizado por la FDA en 2020, DRAGEN v3.7 fue galardonado con el premio a la mayor precisión en todas las regiones de referencia y en las regiones difíciles de trazar para los datos de secuenciación de Illumina.<sup>1,2</sup> Las innovaciones en genomas gráficos y en el aprendizaje automático de Illumina con DRAGEN v3.10 han sentado nuevas bases para la precisión de los datos en todas las tecnologías de secuenciación, llegando a alcanzar una puntuación F1 del 99,83 % en todas las regiones de referencia (Figura 1).<sup>1,2</sup> DRAGEN 3.10, Graph y Machine Learning de Illumina también recibieron la máxima puntuación F1 para las llamadas más precisas, en comparación con todos los resultados presentados en PrecisionFDA V2 en regiones del complejo principal de histocompatibilidad (MHC, major histocompatibility complex).

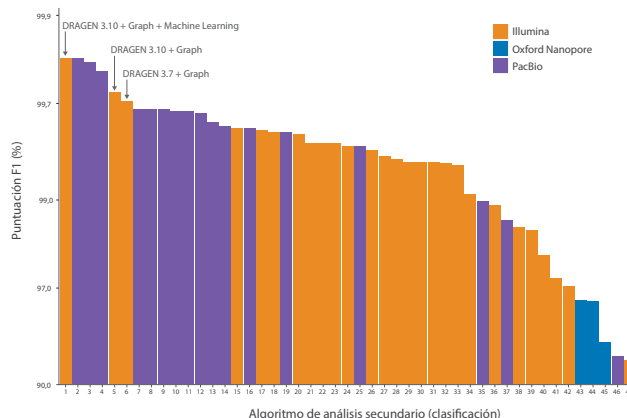


Figura 1: La precisión de DRAGEN 3.10, Graph y Machine Learning en comparación con los datos presentados en PrecisionFDA Truth Challenge v2 en el conjunto de datos para todas las regiones de referencia: el método de análisis de DRAGEN 3.10 + Graph + Machine Learning fue galardonado con el primer premio, al mismo nivel que la lectura presentada por PacBio. DRAGEN 3.10 + Graph muestra una mejora respecto a DRAGEN 3.7 + Graph gracias a las mejoras en el gráfico y en la manipulación referencias/cóntigo ALT. La puntuación F1 (%), en el eje de ordenadas, es un cálculo de resultados positivos verdaderos y negativos verdaderos, representado como una proporción de los resultados totales.

## Cobertura completa

Con el paquete incluido de llamadores de variantes —expansiones repetidas, variaciones estructurales (SV, structural variations), variantes en el número de copias (CNV, copy-number variants), ExpansionHunter y llamadores selectivos como *SMN*, *CYP2D6* y *HLA*)— el software DRAGEN ofrece una amplia cobertura genómica. Además, DRAGEN Graph con arquitectura informática paralela alarga de manera eficaz las lecturas de Illumina y alcanza regiones de baja complejidad, para resolver áreas del genoma difíciles de evaluar debido a secuencias repetidas. Esto mejora la cobertura de genes con potencial médicamente relevante y permite la llamada de variantes de nucleótido único, de número de copias y estructurales en regiones difíciles de trazar.

## Análisis eficiente

DRAGEN Bio-IT Platform se ha diseñado específicamente para proporcionar a los laboratorios la velocidad de análisis de datos y las opciones de archivo que necesitan para obtener el mayor beneficio de los conjuntos de datos de NGS. El software DRAGEN está optimizado con aceleración de hardware y utiliza

una arquitectura de matriz de puertas programables (FPGA, field-programmable gate array) para lograr tiempos de procesamiento rápidos. La eficiencia de los algoritmos de análisis de DRAGEN dio lugar a dos récords mundiales de velocidad de análisis de datos genómicos.<sup>3,4</sup> En aplicaciones prácticas, DRAGEN Bio-IT Platform en las instalaciones puede procesar datos de NGS de un genoma completo equivalente a una cobertura de 34x en unos 36 minutos, en comparación con las más de aproximadamente 8 horas necesarias con un sistema basado en una CPU tradicional.

Para lidiar con las demandas de almacenamiento de grandes archivos de datos de NGS, la tecnología de archivo de lectura original (ORA, Original Read Archive) de DRAGEN ofrece una compresión 5x sin pérdidas para archivos FASTQ. La compresión sin pérdidas de DRAGEN ORA mantiene los detalles de los archivos FASTQ y es considerablemente más rápida; se requieren aproximadamente 8 minutos para comprimir archivos FASTQ de 50 a 70 GB.

### FPGA y aceleración de hardware

La FPGA altamente configurable es esencial para la eficiencia de DRAGEN Bio-IT Platform. La programación de FPGA permite implementaciones ultraeficientes aceleradas por hardware de algoritmos de análisis genómico, como la conversión de archivos de llamada de bases (BCL), asignaciones, alineaciones, clasificaciones, marcado de duplicados y llamada de variantes de haplotipo. La naturaleza flexible de las FPGA permite

a Illumina desarrollar un amplio paquete de procesos de DRAGEN para diversas aplicaciones, con actualizaciones y adiciones continuas para ofrecer la mayor precisión, exhaustividad y eficiencia posibles.

## Compatible con varias aplicaciones

DRAGEN Bio-IT Platform satisface las necesidades de los laboratorios con un amplio abanico de aplicaciones de NGS. Entre sus prestaciones se incluyen procesos versátiles que aceptan archivos de entrada de datos y generan archivos de resultados en diferentes etapas del proceso (Figura 2). La selección de procesos de análisis secundarios de DRAGEN es compatible con una amplia variedad de tipos de experimentos, como la secuenciación del genoma completo, los paneles de enriquecimiento, el ARN de células únicas, el ARN a granel y el análisis de la metilación (Tabla 1).

## Referencias personalizadas

DRAGEN Reference Builder permite a los usuarios generar una referencia no humana o no estándar, también conocida como tabla hash. Las referencias creadas pueden usarse como entrada para todas las aplicaciones DRAGEN compatibles con archivos de referencia del cliente. La aplicación DRAGEN Reference Builder en BaseSpace Sequence Hub requiere un archivo

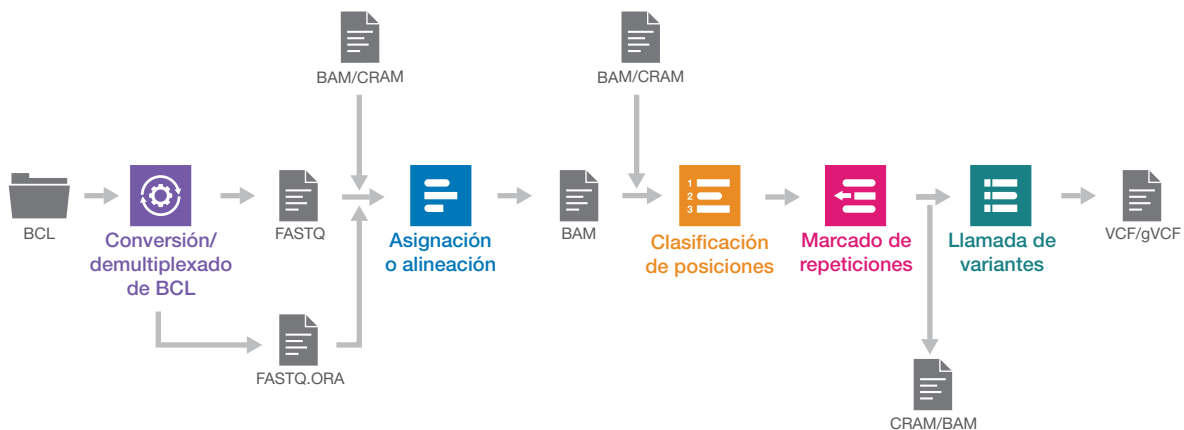


Figura 2: Flexibilidad de los procesos de DRAGEN: cada proceso de DRAGEN contiene un conjunto específico de etapas para respaldar un análisis preciso y eficiente. El proceso de DRAGEN proporciona flexibilidad para aceptar diversos archivos de entrada y producir una amplia variedad de tipos de resultados. Esto permite a los usuarios personalizar su experiencia y generar el formato de archivo deseado.

Tabla 1: DRAGEN Bio-IT Platform es compatible con multitud de aplicaciones de análisis secundario.

Aplicación	Servidor DRAGEN en las instalaciones	NextSeq 1000 NextSeq 2000	BaseSpace Sequence Hub	Illumina Connected Analytics		Multi-Cloud con licencia propia
				Preconfigurado	Personalizado	
Conversión de BCL	✓	✓	✓		✓	No recomendado
Compresión DRAGEN ORA	✓	✓			✓	✓
DRAGEN FASTQ + MultiQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Genoma completo	Germinal + somático	Solo germinal	Germinal + somático	Germinal + somático	Germinal + somático	Germinal + somático
Enriquecimiento (incluido el exoma)	Germinal + somático	Germinal + somático (sin CNV)	Germinal + somático	Germinal + somático	Germinal + somático	Germinal + somático
Amplicón de ADN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARN de células únicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Expresión diferencial		✓	✓			
nanoString GeoMx NGS		✓	✓			
Amplicón de ARN	✓		✓	Próximamente	✓	✓
Metilación	✓		✓	✓	✓	✓
Metagenómica			✓			
ARN de patógenos			✓			
COVID	COVIDSeq, COVID Lineage	COVIDSeq solo en la nube	COVIDSeq, COVID Lineage	COVIDSeq, COVID Lineage	COVIDSeq, COVID Lineage	
TruSight Oncology 500 ADNtc	ADNtc disponible, sólido próximamente			ADNtc disponible, sólido próximamente		

FASTA. La mayoría de procesos de DRAGEN incluyen soporte integrado para hg19, hg38 (con o sin HLA), GRCh37 y hs37d5.

## Flexibilidad

DRAGEN Bio-IT Platform permite flexibilizar las operaciones del laboratorio según las necesidades, al tiempo que mantienen bajos los costes y los tiempos de procesamiento. El software de DRAGEN puede facilitar la expansión de las funciones de investigación de varias formas:

- 1. Seguir el ritmo de NovaSeq™ 6000 System:** un único servidor DRAGEN puede demultiplexar un experimento realizado en NovaSeq 6000 System utilizando una celda de flujo S4 en menos de dos horas.
- 2. Capacidad de picos de trabajo:** durante las ocasiones de aumento de la carga de trabajo con volúmenes de muestra elevados, los laboratorios pueden acceder a una capacidad adicional a través de las opciones disponibles de acceso paralelo a la plataforma DRAGEN (Figura 3).
- 3. Ampliación de las operaciones:** se puede utilizar una única plataforma DRAGEN para ejecutar todos los procesos de DRAGEN y los tipos de muestras compatibles. La precisión, exhaustividad y eficiencia de las herramientas de DRAGEN permiten a los usuarios ampliar las operaciones, sin comprometer los tiempos de procesamiento ni la calidad de los resultados.
- 4. De exomas a genomas:** el paso de la secuenciación del exoma completo (WES, whole-exome sequencing) a la secuenciación del genoma completo (WGS, whole-genome sequencing) implica un gran aumento

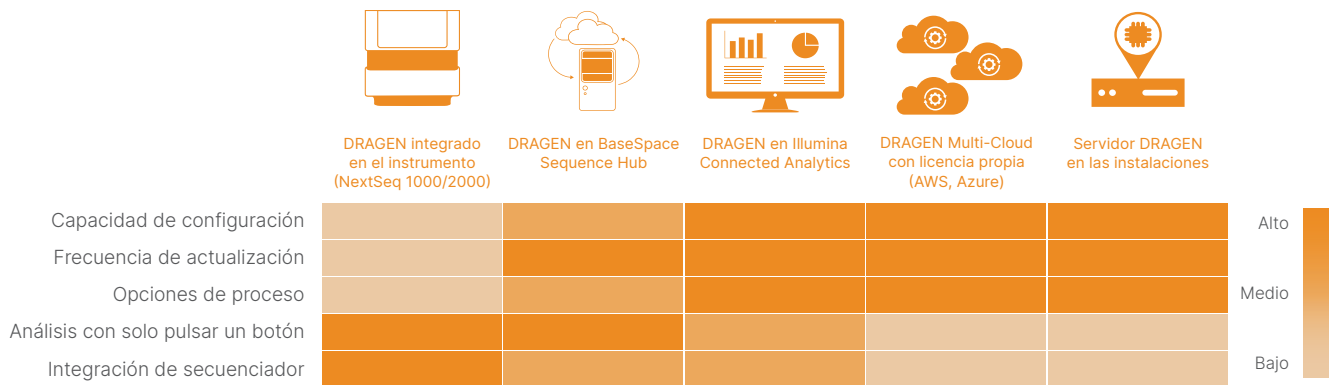


Figura 3: Opciones de acceso a los procesos de DRAGEN Bio-IT con funciones diseñadas para adaptarse a las necesidades de análisis de NGS de cada laboratorio.

de los datos generados. El software de DRAGEN permite a los clientes pasar fácilmente de los análisis de exomas a los análisis de genomas sin grandes inversiones en infraestructura de hardware adicional ni en soluciones basadas en la nube.

**5. Conjuntos de datos de gran tamaño:** la plataforma DRAGEN ofrece un flujo de trabajo simplificado para análisis de cohortes a gran escala, con múltiples procesos que se utilizan conjuntamente para la llamada de variantes pequeñas y grandes, con una alta precisión a partir del muestreo de una cohorte. El software de DRAGEN permite la agregación y el genotipado de miles a millones de archivos en formato de llamadas de variantes genómicas (gVCF, genomic variant call format) y agrega nuevos lotes sin reprocesar los lotes existentes. El proceso DRAGEN Joint Genotyping llama a las variantes de manera conjunta a lo largo de varios genomas y se amplía hasta grandes cohortes con un análisis rápido y sin comprometer la precisión.<sup>5</sup> Por ejemplo, la implantación de la plataforma DRAGEN en los datos del [1000 Genomes Project](#) permitió una llamada de variantes a gran escala y precisa de diversas muestras, y la identificación de regiones en las que los datos de cobertura no son uniformes o se desvían de las suposiciones.

## Accesibilidad a través de múltiples plataformas

El paquete de procesos de DRAGEN Bio-IT es accesible a través de soluciones en las instalaciones, integradas en el instrumento o basadas en la nube, para que cada laboratorio elija la solución que mejor se adapta a sus necesidades.

## Servidor DRAGEN en las instalaciones

El servidor DRAGEN en las instalaciones depende de una solución de almacenamiento local para recopilar y almacenar datos de NGS. Una vez que los datos de secuenciación sin procesar se hayan transferido del instrumento de secuenciación al almacenamiento local mediante una conexión de red local, se transfieren al servidor DRAGEN para ejecutar el flujo de trabajo seleccionado. Después del análisis, el software guarda los archivos de resultados generados en la solución de almacenamiento local. Servidor DRAGEN en las instalaciones:

- Compatible con diversos niveles de interfaz de línea de comandos.
- Sustituye hasta 30 instancias computacionales tradicionales.
- Procesa datos de NGS para un genoma humano completo a una cobertura de 30x en menos de 25 minutos.

## DRAGEN Bio-IT Platform integrado en los sistemas NextSeq™ 1000 y NextSeq 2000

Los sistemas NextSeq 1000 y NextSeq 2000 incluyen el software de DRAGEN integrado en el instrumento para una solución de análisis secundario rápida y precisa. El paquete de software de DRAGEN integrado en el instrumento ofrece un conjunto específico de procesos para cubrir diversas aplicaciones habituales de NGS ([Tabla 1](#)), con una interfaz de usuario sencilla que permite a usuarios expertos e inexpertos realizar rápidamente los análisis necesarios y obtener resultados. DRAGEN Bio-IT Platform integrado en el instrumento:

- Proporciona acceso a determinados procesos informáticos de DRAGEN.

- Permite a los usuarios generar resultados en tan solo dos horas.
- Utiliza algoritmos de proceso intuitivos para reducir la dependencia de expertos informáticos externos.

## BaseSpace Sequence Hub

El paquete de DRAGEN basado en la nube disponible en BaseSpace Sequence Hub combina el análisis preciso y eficiente con un ecosistema seguro y una gran flexibilidad. El software de DRAGEN Bio-IT en BaseSpace Sequence Hub permite realizar análisis secundarios con solo pulsar un botón en laboratorios de cualquier tamaño y disciplina. BaseSpace Sequence Hub es una extensión directa de sus instrumentos de Illumina. Los datos cifrados se transfieren del instrumento a BaseSpace Sequence Hub, para que pueda gestionar y analizar fácilmente sus datos con un conjunto seleccionado de aplicaciones. BaseSpace Sequence Hub, respaldado por Amazon Web Services (AWS):

- Ofrece una solución fácil de usar con solo pulsar un botón para análisis DRAGEN.
- Utiliza una interfaz de usuario gráfica intuitiva para un funcionamiento eficiente por parte de usuarios expertos e inexpertos.
- Proporciona acceso a potentes recursos informáticos sin necesidad de invertir en infraestructuras adicionales.

## Illumina Connected Analytics

DRAGEN Bio-IT Platform en Illumina Connected Analytics es una exhaustiva plataforma de gestión y análisis de datos basada en la nube que permite a los investigadores gestionar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos multiómicos en un entorno seguro, flexible y adaptable. Illumina Connected Analytics:

- Proporciona acceso al paquete completo de DRAGEN Bio-IT disponible como procesos predeterminados o herramientas individuales para procesos personalizados.
- Es compatible con flujos de trabajo automatizados y soluciones personalizadas para estudios de alto rendimiento optimizados.
- Ofrece un entorno muy seguro con residencia de datos garantizada, acceso con inicio de sesión individual, registro de auditoría y control de acceso

compatible con el cumplimiento de la Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de la Unión Europea y los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

## DRAGEN Multi-Cloud con licencia propia (BYOL, bring your own license)

Los laboratorios que disponen de servicios basados en la nube pueden ejecutar un análisis DRAGEN en AWS o Microsoft Azure adquiriendo DRAGEN Bio-IT Platform como una imagen virtual. DRAGEN Multi-Cloud con licencia propia:

- Utiliza el mismo software y opciones de líneas de comandos que el servidor DRAGEN en las instalaciones (salvo los procesos de TruSight™ Oncology 500).
- Es adecuado para usuarios avanzados que quieren integrar procesos de DRAGEN en su entorno de nube y sus flujos de trabajo.

## Resumen

DRAGEN Bio-IT Platform es un potente paquete de herramientas de software que proporciona un análisis secundario preciso, exhaustivo y eficiente de los datos de NGS. Las múltiples opciones de la plataforma DRAGEN permiten a los laboratorios seleccionar la solución que mejor se adapta al tipo y a la escala de sus proyectos. A tenor de la continua evolución de la tecnología de NGS, las actualizaciones puntuales de DRAGEN Bio-IT Platform garantizan el mejor rendimiento posible de los procesos actuales, sin cesar en la incorporación de nuevos procesos a medida que disponemos de nuevas aplicaciones.

## Información adicional

DRAGEN Bio-IT Platform de Illumina, [illumina.com/dragen](https://illumina.com/dragen)

Página de asistencia de DRAGEN [support.illumina.com/sequencing/sequencing\\_software/dragen-bio-it-platform](https://support.illumina.com/sequencing/sequencing_software/dragen-bio-it-platform)

Contacto, [illumina.com/company/contact-us.html#united-states/customer-care](https://illumina.com/company/contact-us.html#united-states/customer-care)

## Referencias

1. Food and Drug Administration. Truth Challenge V2: Calling Variants from Short and Long Reads in Difficult-to-Map Regions. [precision.fda.gov/challenges/10](https://precision.fda.gov/challenges/10). Fecha de consulta: 14 de marzo de 2022.
2. Illumina. DRAGEN Sets New Standard for Data Accuracy in PrecisionFDA Benchmark Data. Optimizing Variant Calling Performance with Illumina Machine Learning and DRAGEN Graph. [illumina.com/science/genomics-research/articles/dragen-shines-again-precisionfda-truth-challenge-v2.html](https://illumina.com/science/genomics-research/articles/dragen-shines-again-precisionfda-truth-challenge-v2.html). Fecha de consulta: 14 de marzo de 2022.
3. BioIT World. Children's Hospital Of Philadelphia, Edico Set World Record For Secondary Analysis Speed. [bio-itworld.com/news/2017/10/23/children-s-hospital-of-philadelphia-edico-set-world-record-for-secondary-analysis-speed](https://bio-itworld.com/news/2017/10/23/children-s-hospital-of-philadelphia-edico-set-world-record-for-secondary-analysis-speed). Fecha de consulta: 14 de marzo de 2022.
4. San Diego Union Tribune. Rady Children's Institute sets Guinness world record. <https://www.sandiegouniontribune.com/95899028-132.html>. Fecha de consulta: 14 de marzo de 2022.
5. Illumina. Accurate and Efficient Calling of Small and Large Variants from PopGen Datasets Using the DRAGEN Bio-IT Platform. [www.illumina.com/science/genomics-research/articles/popgen-variant-calling-with-dragen.html](https://www.illumina.com/science/genomics-research/articles/popgen-variant-calling-with-dragen.html). Fecha de consulta: 14 de marzo de 2022.

**illumina**<sup>®</sup>

1 800 809 4566 (llamada gratuita, EE. UU.) | tel.: +1 858 202 4566  
techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2022 Illumina, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a Illumina, Inc. o a sus respectivos propietarios. Si desea consultar información específica sobre las marcas comerciales, visite [www.illumina.com/company/legal.html](https://www.illumina.com/company/legal.html).  
M-GL-00680 ESP v2.0