

Plateforme DRAGEN^{MC} Bio-IT

Analyse secondaire précise,
complète et efficace des
données de SNG

- Résultats précis
- Applications complètes
- Analyse efficace

illumina[®]

Introduction

Tirer parti de la puissance du génome via le séquençage de nouvelle génération (SNG) est essentiel pour faire progresser la recherche et la médecine. Pour optimiser les connaissances génétiques issues du SNG, les chercheurs ont besoin d'outils d'analyse de données pouvant traduire de manière précise et efficace des données de séquençage brutes en résultats significatifs. De plus, pour tirer parti des avantages du SNG, les organisations ont besoin de solutions faciles à utiliser qui prennent en charge un certain nombre d'utilisateurs et qui réduisent les obstacles sur le plan financier et technique pour pouvoir l'adopter.

La plateforme DRAGEN (Dynamic Read Analysis for GENomics, soit Analyse de lecture dynamique pour la génomique en français) Bio-IT d'Illumina a été conçue pour relever d'importants défis associés à l'analyse de données de SNG pour un grand nombre d'applications, notamment les génomes, les exomes, les transcriptomes et les études de méthylome. La plateforme DRAGEN est une suite logicielle d'analyse secondaire qui traite les données de SNG et prend en charge les analyses tertiaires pour approfondir les connaissances. Les outils disponibles en font une solution hautement précise, complète et efficace qui permet aux laboratoires de toutes les tailles et disciplines d'en faire davantage avec leurs données génomiques.

Résultats précis

La plateforme DRAGEN Bio-IT génère des résultats d'une précision exceptionnelle. Lors du 2020 Precision FDA Truth Challenge V2 (PrecisionFDA V2), la plateforme DRAGEN v3.7 a été déclarée la plus précise dans toutes les régions de comparaison et les régions difficiles à mapper pour les données de séquençage d'Illumina^{1,2}. Les innovations en matière de génomes présentés sous forme graphique et d'apprentissage automatique Illumina obtenues grâce à la plateforme DRAGEN v3.10 ont permis d'établir une nouvelle norme quant à l'exactitude des données dans l'ensemble des technologies de séquençage, obtenant ainsi un score F1 de 99,83 % dans toutes les régions de comparaison (Figure 1)^{1,2}. DRAGEN 3.10, Graph. et les outils d'apprentissage automatique Illumina ont également obtenu le meilleur score F1 dans la catégorie « appels les plus précis » par rapport à l'ensemble des soumissions PrecisionFDA V2 dans les régions du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH).

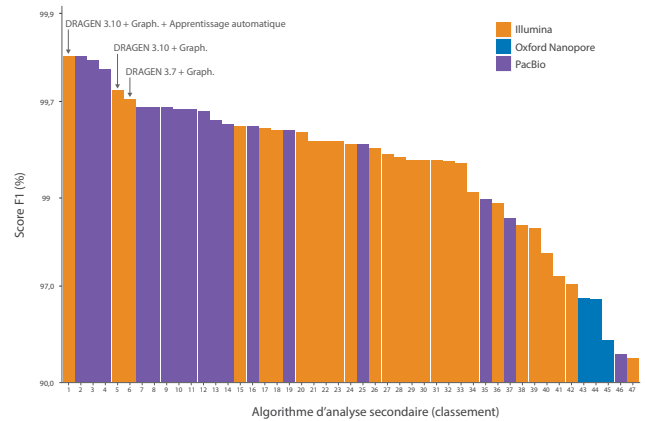


Figure 1 : Précision de DRAGEN 3.10, Graph. et des outils d'apprentissage automatique par rapport aux soumissions PrecisionFDA Truth Challenge v2 dans l'ensemble de données Toutes les régions de comparaison : La méthode d'analyse DRAGEN 3.10 + Graph. + Apprentissage automatique a remporté la première place, ex aequo avec la soumission de lecture de PacBio. DRAGEN 3.10 + Graph. a démontré sa supériorité par rapport à DRAGEN 3.7 + Graph. grâce à des améliorations en matière de graphique et de références/contigs ALT. Le score F1 (%), indiqué sur l'axe Y, est un calcul des résultats vrais positifs et vrais négatifs par rapport aux résultats totaux.

Couverture exhaustive

Grâce à l'ensemble intégré de paramètres d'appel de variants (expansion de répétition, variation structurelle [VS], variation du nombre de copies [VNC], ExpansionHunter) et de paramètres d'appel ciblés tels que *SMN*, *CYP2D6* et *HLA*, le logiciel DRAGEN offre une large couverture génomique. De plus, DRAGEN Graph. est doté d'une architecture informatique parallèle qui allonge de manière efficace les lectures Illumina et atteint les régions à faible complexité, permettant ainsi d'atteindre les zones du génome difficiles à évaluer en raison de séquences répétées. Cette architecture permet d'améliorer la couverture des gènes potentiellement pertinents sur le plan médical et l'appel des variants mononucléotidiques, des variants du nombre de copies et des variants structurels dans les régions difficiles à mapper.

Analyse efficace

La plateforme DRAGEN Bio-IT est spécialement conçue pour fournir aux laboratoires la vitesse d'analyse de données et les options de fichier dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti des ensembles de données de SNG. Le logiciel DRAGEN est accéléré par le matériel et utilise

une architecture à matrice prédéfinie programmable par l'utilisateur (FPGA, Field Programmable Gate Array) pour obtenir des temps de traitement rapides. L'efficacité des algorithmes d'analyse DRAGEN a permis d'établir deux records mondiaux de vitesse d'analyse de données génomiques^{3,4}. Dans la pratique, la plateforme DRAGEN Bio-IT peut traiter sur site des données de SNG pour un génome entier équivalent à 34 fois la couverture en 36 minutes environ contre plus de huit heures environ avec un système traditionnel basé sur une unité centrale de traitement.

Pour faire face aux demandes de stockage de fichiers volumineux de données de SNG, la technologie d'archive des lectures d'origine (ORA, Original Read Archive) de DRAGEN fournit une compression cinq fois sans perte des fichiers FASTQ. La compression sans perte de l'ORA de DRAGEN conserve les détails des fichiers FASTQ et est incroyablement rapide, compressant des fichiers FASTQ de 50 à 70 Go en huit minutes environ.

FPGA et accélération par le matériel

La FPGA hautement configurable est un élément essentiel à l'efficacité de la plateforme DRAGEN Bio-IT. La programmation de la FPGA permet la mise en place ultra efficace et accélérée matériellement d'algorithmes d'analyse du génome, comme la conversion de fichiers de définitions des bases (BCL), le mappage, l'alignement, le triage, le marquage des réplicats et l'appel des variants haplotypes. La nature flexible des FPGA permet à Illumina de développer une suite complète de pipelines

d'application DRAGEN, avec des mises à jour et des ajouts réguliers pour offrir la meilleure précision, exhaustivité et efficacité possible.

Prise en charge de nombreuses applications

La plateforme DRAGEN Bio-IT répond aux besoins des laboratoires exécutant une grande variété d'applications de SNG. Ses fonctionnalités comprennent des pipelines polyvalents pouvant accepter des fichiers de données d'entrée et créer des fichiers de sortie à différentes étapes du pipeline (Figure 2). La sélection de pipelines d'analyse secondaire de DRAGEN prend en charge une grande variété d'expériences telles que le séquençage du génome entier, les panels d'enrichissement, l'ARN unicellulaire, l'ARN en vrac et l'analyse de méthylation (Tableau 1).

Références personnalisées

Le générateur de références DRAGEN, aussi désigné comme une table de hachage, permet aux utilisateurs de générer une référence non humaine ou non standard. Les références créées peuvent être utilisées à titre d'entrée pour toutes les applications DRAGEN prenant en charge les fichiers de référence du client. L'application du générateur de références DRAGEN sur BaseSpace Sequence Hub requiert un fichier FASTA. La plupart

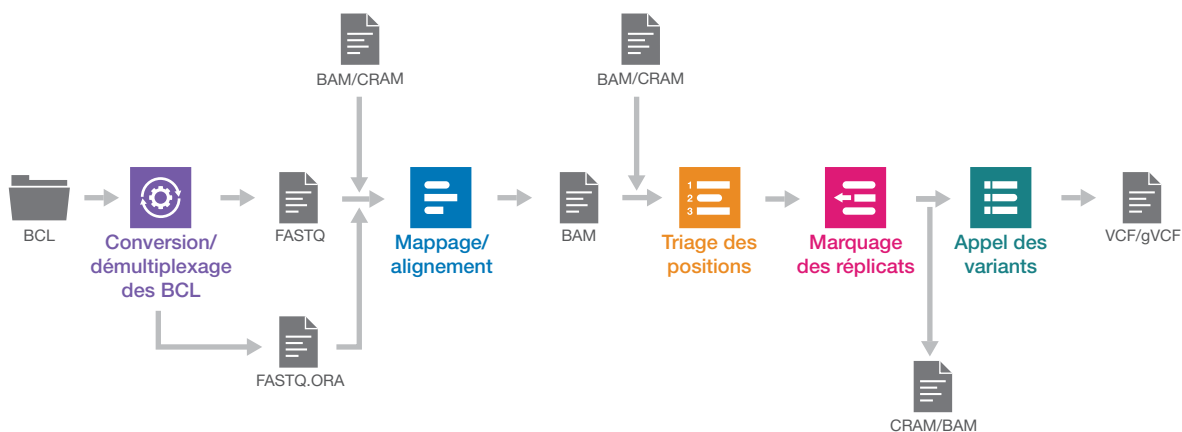


Figure 2 : Souplesse des pipelines DRAGEN : Chaque pipeline DRAGEN comporte un ensemble spécifique d'étapes pour réaliser des analyses précises et efficaces. Le pipeline DRAGEN offre la souplesse nécessaire à la prise en charge d'une variété de fichiers d'entrée et à la production d'un éventail de types de sortie, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience et d'obtenir le format de fichiers voulu.

Tableau 1 : La plateforme DRAGEN Bio-IT prend en charge un large éventail d'applications d'analyses secondaires.

Application	Serveur DRAGEN sur site	NextSeq 1000 NextSeq 2000	BaseSpace Sequence Hub	Illumina Connected Analytics		Multi-Cloud BYOL
				Préconfiguré	À concevoir	
Conversion BCL	✓	✓	✓		✓	Non recommandé
Compression d'ORA DRAGEN	✓	✓			✓	✓
DRAGEN FASTQ + MultiQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Génome entier	Germinal + somatique	Germinal uniquement	Germinal + somatique	Germinal + somatique	Germinal + somatique	Germinal + somatique
Enrichissement (exome inclus)	Germinal + somatique	Germinal + somatique (pas de VNC)	Germinal + somatique	Germinal + somatique	Germinal + somatique	Germinal + somatique
Amplicon d'ADN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARN unicellulaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Expression différentielle		✓	✓			
SNG nanoString GeoMx		✓	✓			
Amplicon d'ARN	✓		✓	Prochainement	✓	✓
Méthylation	✓		✓	✓	✓	✓
Métagénomique			✓			
Pathogène ARN			✓			
COVID	COVIDSeq, COVID Lineage	COVIDSeq (nuage uniquement)	COVIDSeq, COVID Lineage	COVIDSeq, COVID Lineage	COVIDSeq, COVID Lineage	
TruSight Oncology 500 ctDNA	ADNtc (disponible), tumeurs solides (prochainement)			ADNtc (disponible), tumeurs solides (prochainement)		

des pipelines DRAGEN comprennent un soutien intégré pour générer hg19, hg38 (avec ou sans HLA), GRCh37 et hs37d5.

Extensibilité

La plateforme DRAGEN Bio-IT permet aux laboratoires d'étendre leurs opérations selon leurs besoins tout en maintenant de faibles coûts et un temps de traitement court. Le logiciel DRAGEN permet d'accroître les capacités de recherche de plusieurs façons :

- Maintenir le rythme du NovaSeq^{MC} 6000 System :**
Un serveur DRAGEN unique peut démultiplexer en moins de deux heures une analyse effectuée par le système NovaSeq 6000 avec une Flow Cell S4.

- Capacité de transmission par rafales :** Pendant les périodes d'augmentation des volumes d'échantillons, les laboratoires peuvent bénéficier d'une capacité supplémentaire via les options d'accès à la plateforme DRAGEN parallèles disponibles (Figure 3).
- Opérations accrues :** Une plateforme DRAGEN unique peut être utilisée pour traiter tous les pipelines DRAGEN et prendre en charge des types d'échantillons. La précision, l'exhaustivité et l'efficacité des outils DRAGEN permettent aux utilisateurs d'accroître leurs opérations sans compromettre le temps de traitement et la qualité des résultats.
- Des exomes aux génomes :** Le passage du séquençage d'un exome entier au séquençage d'un génome entier entraîne une augmentation importante

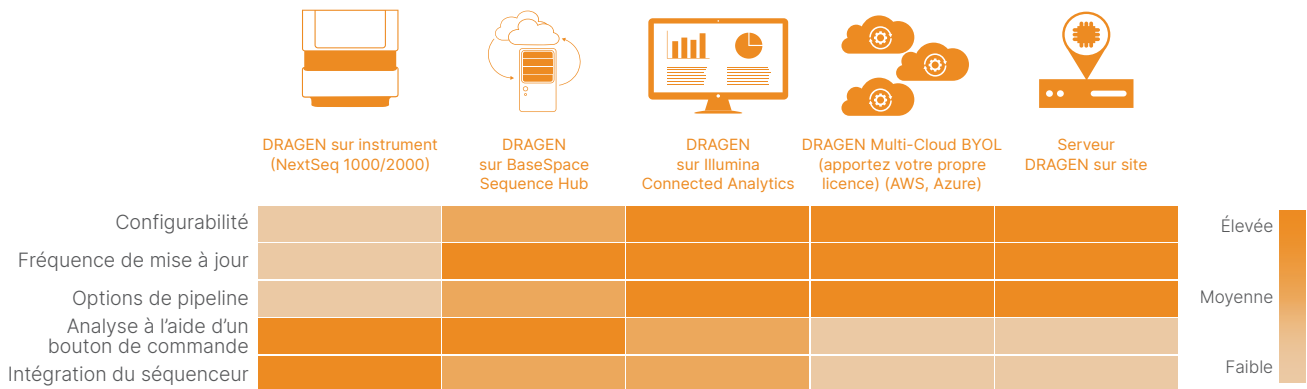


Figure 3 : Options d'accès aux pipelines de DRAGEN Bio-IT et fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins en analyse de SNG de tous les laboratoires.

des données générées. Le logiciel DRAGEN permet aux clients d'effectuer des analyses en passant du séquençage d'exomes à celui de génomes sans investissements considérables en infrastructure informatique additionnelle ou en solutions infonuagiques.

5. Ensembles de données très volumineux :

La plateforme DRAGEN fournit un flux de travail simplifié pour les analyses de cohorte à grande échelle et dispose de nombreux pipelines qui sont utilisés conjointement pour les appels de petits et de grands variants avec une précision élevée à partir d'échantillons de cohorte. Le logiciel DRAGEN permet l'agrégation et le génotypage de milliers, voire de millions de fichiers gVCF (genome Variant Call Format) et regroupe les nouveaux lots sans retraiter les lots existants. Le pipeline de génotypage combiné DRAGEN réalise les appels de variants conjointement dans de multiples génomes et peut atteindre de grandes cohortes grâce à une analyse rapide sans pour autant compromettre la précision.⁵ Le déploiement de la plateforme DRAGEN pour les données du [1000 Genomes Project](#) (Projet 1 000 génomes) a permis par exemple un appel de variants exact et à grande échelle de plusieurs échantillons et l'identification des régions dans lesquelles les données relatives à la couverture ne sont pas uniformes ou s'écartent des hypothèses.

Accessibilité multiplateforme

La suite de pipelines DRAGEN Bio-IT est accessible par le biais de solutions sur site, sur instrument ou en nuage, offrant ainsi la possibilité aux laboratoires de choisir la solution qui convient le mieux à leurs besoins.

Serveur DRAGEN sur site

Le serveur DRAGEN sur site s'appuie sur une solution de stockage locale pour recueillir et stocker les données de SNG. Une fois les données de séquençage brutes transférées de l'instrument de séquençage au lieu de stockage local à l'aide de la connexion réseau locale, elles sont transférées au serveur DRAGEN pour exécuter le flux de travail choisi. Après analyse, le logiciel verse les fichiers de sortie générés dans la solution de stockage locale. Le serveur DRAGEN sur site :

- prend en charge un éventail de niveaux de l'interface de ligne de commande;
- remplace jusqu'à 30 ordinateurs traditionnels;
- traite des données de SNG pour un génome humain entier à 30 fois la couverture en moins de 25 minutes.

Intégration de la plateforme DRAGEN Bio-IT aux systèmes NextSeq^{MC} 1000 et NextSeq 2000

Le logiciel DRAGEN est intégré aux systèmes NextSeq 1000 et NextSeq 2000 pour offrir une solution d'analyse secondaire précise et rapide. La suite logicielle DRAGEN intégrée fournit un certain ensemble de pipelines pour prendre en charge plusieurs applications de SNG courantes ([Tableau 1](#)) et dispose d'une interface conviviale qui permet aux utilisateurs experts et non experts de réaliser rapidement des analyses et de donner des résultats. La plateforme DRAGEN Bio-IT intégrée :

- donne accès à certains pipelines informatiques DRAGEN;

- permet aux utilisateurs de générer des résultats en seulement deux heures;
- utilise des algorithmes de pipeline intuitifs pour réduire les recours à des experts informatiques externes.

BaseSpace Sequence Hub

La suite DRAGEN infonuagique disponible sur BaseSpace Sequence Hub allie l'analyse précise et efficace à l'écosystème sécuritaire et aux fonctions d'extensibilité polyvalentes. Le logiciel DRAGEN Bio-IT disponible sur BaseSpace Sequence Hub permet aux laboratoires de toutes les tailles et de toutes les disciplines d'effectuer des analyses secondaires à l'aide d'un bouton de commande. BaseSpace Sequence Hub est une extension directe de vos instruments Illumina. Le flux de données chiffrées transférées de l'instrument à BaseSpace Sequence Hub vous permet de gérer et d'analyser facilement vos données à l'aide d'un ensemble d'applications soigneusement sélectionnées. BaseSpace Sequence Hub, optimisé par Amazon Web Services (AWS) :

- fournit une solution facile à utiliser à l'aide d'un bouton de commande pour effectuer des analyses DRAGEN;
- utilise une interface utilisateur graphique intuitive permettant aux utilisateurs experts et non experts de réaliser des opérations efficaces;
- donne accès à des ressources informatiques importantes sans devoir effectuer des dépenses pour une infrastructure supplémentaire.

Illumina Connected Analytics

La plateforme DRAGEN Bio-IT disponible sur Illumina Connected Analytics est une plateforme infonuagique exhaustive de gestion et d'analyse des données qui permet aux chercheurs de gérer, d'analyser et d'interpréter de gros volumes de données multiomiques dans un environnement sécurisé, souple et évolutif. Illumina Connected Analytics :

- donne accès à la suite DRAGEN Bio-IT complète, disponible sous la forme de pipelines pré-définis ou d'outils individuels pour les pipelines personnalisés;
- prend en charge des flux de travail hautement automatisés et des solutions personnalisées pour les études optimisées à débit élevé;

- fournit un environnement hautement sécurisé avec une garantie de résidence des données, une authentification unique, des journaux de vérification et un contrôle des accès conforme à la loi américaine sur l'assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act) et aux principes du Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne.

DRAGEN Multi-Cloud BYOL (apportez votre propre licence)

Les laboratoires disposant de services infonuagiques existants peuvent exécuter des analyses DRAGEN sur AWS ou Microsoft Azure en achetant la plateforme DRAGEN Bio-IT en tant qu'image virtuelle. DRAGEN Multi-Cloud BYOL (apportez votre propre licence) :

- utilise les mêmes options de logiciel et de ligne de commande que le serveur DRAGEN sur site (à l'exception des pipelines TruSight^{MC} Oncology 500);
- est idéal pour les utilisateurs avancés cherchant à intégrer les pipelines DRAGEN à leur environnement infonuagique et leurs flux de travail existants.

Résumé

La plateforme DRAGEN Bio-IT est une suite puissante d'outils logiciels permettant de réaliser des analyses secondaires précises, complètes et efficaces des données de SNG. Les nombreuses options de la plateforme DRAGEN offrent la possibilité aux laboratoires de choisir la solution qui convient le mieux au type et à la taille de leurs projets. Suivant les progrès apportés à la technologie de SNG, des mises à jour régulières de la plateforme DRAGEN Bio-IT seront disponibles pour garantir les meilleures performances possibles des pipelines existants, tandis que de nouveaux pipelines continueront d'être ajoutés à mesure que les applications deviennent disponibles.

En savoir plus

Plateforme DRAGEN Bio-IT d'Illumina :
illumina.com/dragen

Page d'assistance de DRAGEN :
support.illumina.com/sequencing/sequencing_software/dragen-bio-it-platform

Communiquer avec nous : illumina.com/company/contact-us.html#/united-states/customer-care

Références

1. Food and Drug Administration. Truth Challenge V2: Calling Variants from Short and Long Reads in Difficult-to-Map Regions. precision.fda.gov/challenges/10. Consulté le 14 mars 2022.
2. Illumina. DRAGEN Sets New Standard for Data Accuracy in PrecisionFDA Benchmark Data. Optimizing Variant Calling Performance with Illumina Machine Learning and DRAGEN Graph. illumina.com/science/genomics-research/articles/dragen-shines-again-precisionfda-truth-challenge-v2.html. Consulté le 14 mars 2022.
3. BioIT World. Children's Hospital Of Philadelphia, Edico Set World Record For Secondary Analysis Speed. bio-itworld.com/news/2017/10/23/children-s-hospital-of-philadelphia-edico-set-world-record-for-secondary-analysis-speed. Consulté le 14 mars 2022.
4. San Diego Union Tribune. Rady Children's Institute sets Guinness world record. <https://www.sandiegouniontribune.com/95899028-132.html>. Consulté le 14 mars 2022.
5. Illumina. Accurate and Efficient Calling of Small and Large Variants from PopGen Datasets Using the DRAGEN Bio-IT Platform. www.illumina.com/science/genomics-research/articles/popgen-variant-calling-with-dragen.html. Consulté le 14 mars 2022.

illumina®

Numéro sans frais aux États-Unis : + (1) 800 809 4566 | Téléphone : + (1) 858 202 4566
techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2022 Illumina, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété d'Illumina, Inc. ou de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir des renseignements sur les marques de commerce, consultez le lien www.illumina.com/company/legal.html.
M-GL-00680 FRA v2.0